

# به نام خدا

## روش نصب نرم افزار (LABVIEW 2011)

هر شش DVD را بر روی هارد در یک پوشه کپی میکنیم.

حالا بر روی Extract file راست کلیک کرده و گزینه Extract را انتخاب میکنیم تا در پوشه ای که به نام LabVIEW.2011.Developer.Suite.part1.rar فایلها را برای ما کند.(تا Part6 همین کار را انجام میدهیم).

بعد از آن برای فایلهای LabVIEW.2011.NI.Driver.Aug.2011.part 1,2.rar هم مثل بالا عمل میکنیم تا در پوشه ای به نام 2011 Extract فایلها را برای ما کند.


حالا وارد پوشه Alcohol120% میشویم و با استفاده از برنامه LabVIEW.2011.Developer.Suite با شروع به باز کردن Nero IMAGE های زیر میکنیم.



برای مثال در DVD1 پنجره ای به شکل زیر باز میشود که گزینه install NI Software را انتخاب میکنیم.




در قسمت بعد پنجره ای به شکل زیر باز میشود که طبق شکل زیر گزینه مربوطه را انتخاب میکنیم و Next را میزنیم.

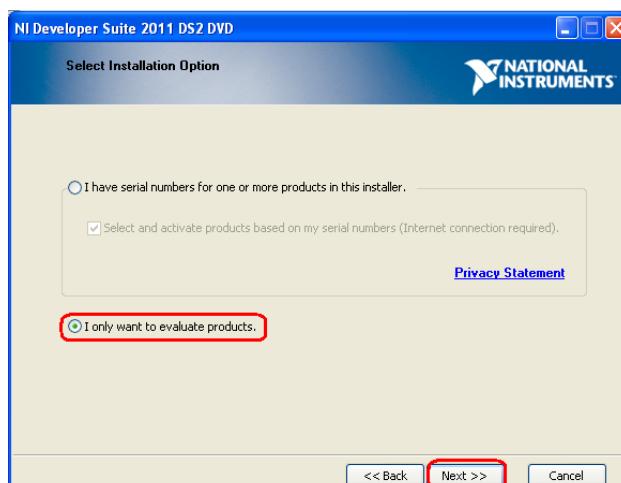

در این قسمت همینطور که در شکل زیر مشاهده میکنید پنجره ای باز میشود که شامل برنامه های مختلف میباشد که شما میتوانید از این قسمت برنامه هایی را که میخواهید انتخاب کنید که فقط آنها را برای شما نصب کن. برای انتخاب برنامه های دلخواهتان مانند شکل زیر باید گزینه **install** را در کنار هر برنامه انتخاب کنید. در آخر **Next**

(نکته: پیش فرض **Do not install** است)

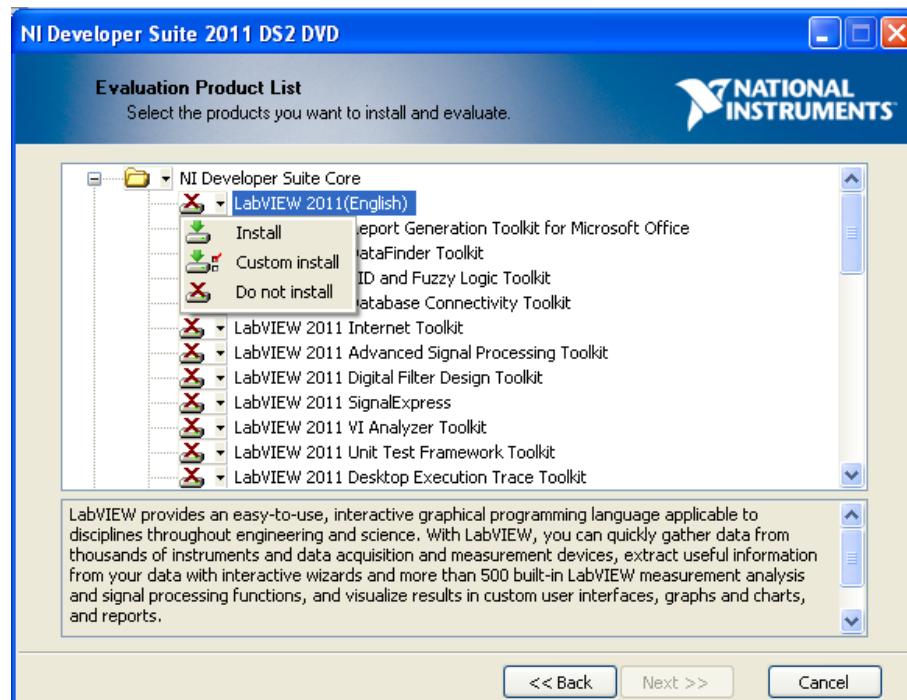


**نکته:** در مرحله پنجم ای که در بالا مشاهده میکنید شما مواردی را که میخواهید انتخاب میکنید ولی همه این موارد در **DVD1** نمیباشد و ممکن است در حین نصب از شما **DVD2** یا **3** یا.. را درخواست کند که در این صورت مربوطه را توسط برنامه **Nero** یا **Virtual Drive** یا **Alcohol** **DVD** اجرا میکنید.

در مرحله آخر که **Install** برنامه تمام شد از پوشه **Crack.exe** فایل **Crack** را اجرا میکنیم و رمز را وارد میکنیم که فایلی به نام **Labview 2011 NI License Activator.exe** و به شکل زیر برای ما میسازد.



فایل بالا را اجرا میکنیم که پنجره ای به شکل زیر باز میشود که با راست کلیک کردن بر روی گزینه **Full Version** و انتخاب گزینه **Active** و سبز شدن iconه مربوط به آن برنامه قابل استفاده میباشد.

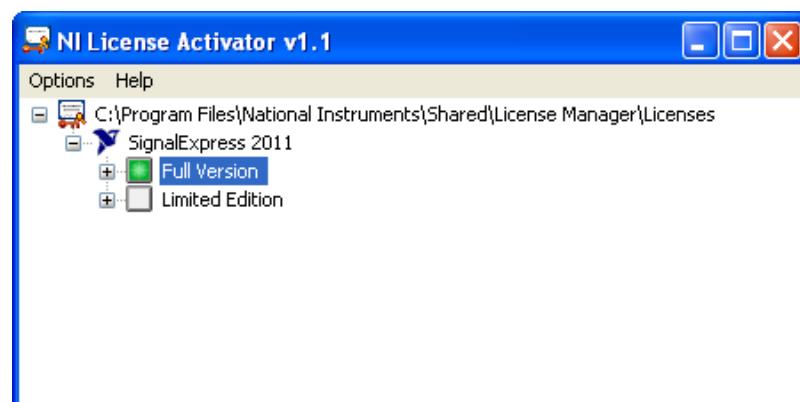

\*با آرزوی موفقیت برای شما کاربر عزیز\*